

Alsident® System 100

Aluminium and Chemical Resistant
Aluminium und Chemisch Beständig
Aluminium og Kemisk Resistent

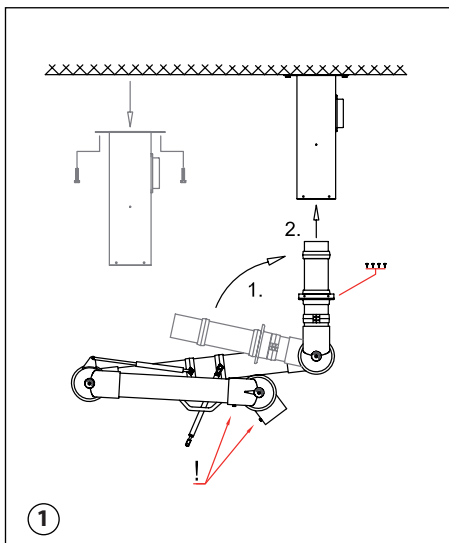


Fig. 1

1. Montér sokkelkassen på det bærende loft/dæk. Af hensyn til det moment som bevægelse af sugearmen overfører til sokkelkassen og sokkelkassens vægt, skal denne monteres på et solidt loft f.eks. betondæk.
2. Sokkelrøret foldes ud i pilens retning (1), og fingerskruerne (!) skal vende frem.
3. Placér sokkelrøret i sokkelkassen (2). Drej styret på sokkelrøret til det falder på plads i sokkelkassen. Fastgør med de medfølgende skruer.
4. Sugearmen kan nu drejes 360° i sokkelkassen.

NB! Gasfjedre betragtes som sliddele.

Alsident® System forbeholder sig retten til at foretage ændringer i teknisk data, konstruktion, materialer, udstyr og design. Tegningerne gengiver ikke nødvendigvis det rette udseende og bidrager udelukkende til illustration af beskrivelsen. Alsident® System tager forbehold for trykfejl.


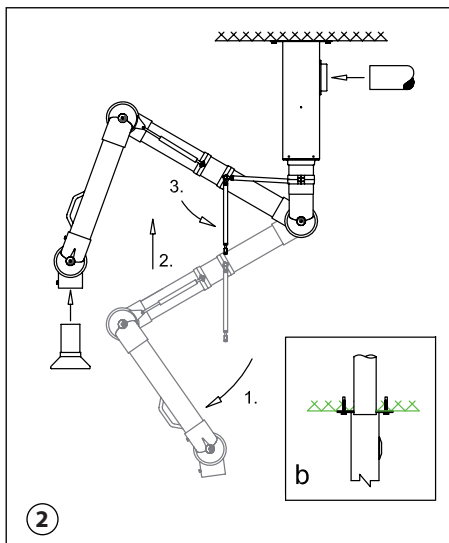


Fig. 2

1. Fold sugearmen ud ved at dreje røret i pilens retning (1).
2. Skub sugearmen op mod lodret. Dette muliggør montagen af gasfjederen (2).
3. Drej gasfjederen mod beslaget på sokkelrøret og fastgør med fingerskruen (3).
4. Ved sidetilslutning kan ventilationskanalen (Ø100mm) tilsluttes direkte til udtaget på sokkelkassens side (fig. 2a). Ved toptilslutning føres ventilationskanalen gennem loftet og ned i sokkelkassen (fig. 2b). Vær opmærksom på at tætnes hullet mellem loft og ventilationskanal med en fuge.
5. Skub tilbehørets rørstuds op i leddet. Drej rørstutsen til slidsen vender op mod den lille fingerskrue. Når fingerskruen er skruet i, vil den holde tilbehøret på plads i leddet.
6. Kontrollér at spjældet er åbent.
7. Sugearmen er nu klar til brug.

Se DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL på www.alsident.com under "Teknisk Info"

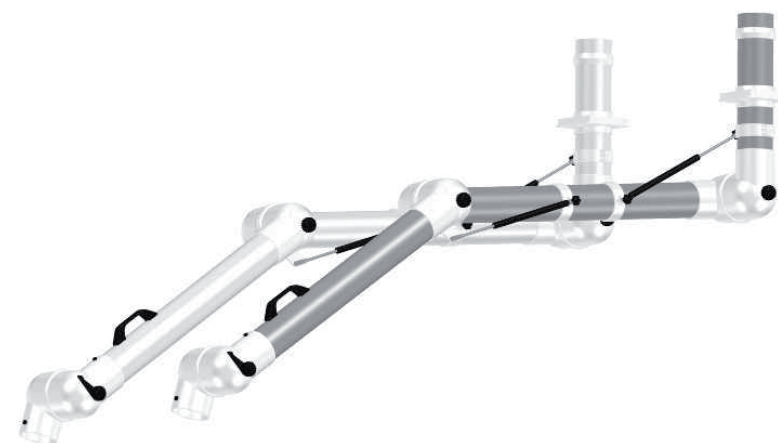

100-9065-3-5 /-7-5 (1 Gas spring/-feder/-fjeder)
100-10585-3-5 /-7-5 (2 Gas springs/-federn/-fjedre)
100-135105-3-5 /-7-5 (2 Gas springs/-federn/-fjedre)

Ceiling mounting
Deckenmontage
Loftmontage

UK – System 100 CM Gas spring

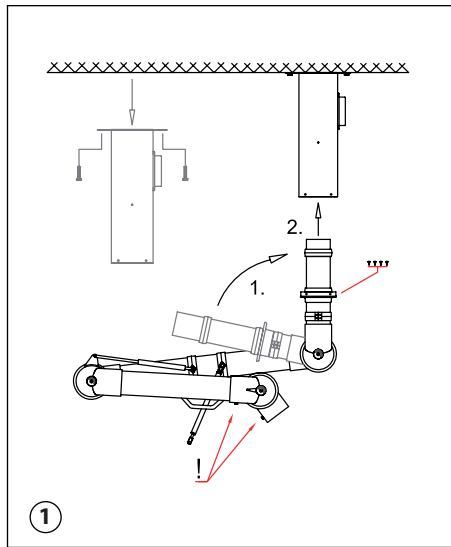


Fig. 1

1. Mount the column solidly on the ceiling. Be aware of the considerable strain the operation of the arm will transmit to the column.
2. When unfolding the extraction arm, make sure the socket pipe is turned in the direction of the arrow and that the fingerscrews (!) are faced forward (1).
3. Place the socket pipe in the column. Turn the guide on the socket pipe until it falls into place in the column and fasten with the included screws (2).
4. The extraction arm can now be turned in the column.

NB! Gas springs are considered as wearing parts.

See MAINTENANCE AND CLEANING
at www.alsident.com under "Technical Information"

Alsident® System reserve the right to make changes in this brochure to technical data, construction, materials, equipment and appearance. The illustrations do not necessarily represent the true appearance of the products and are for the purpose of description only. Alsident® System make reservations regarding misprints.

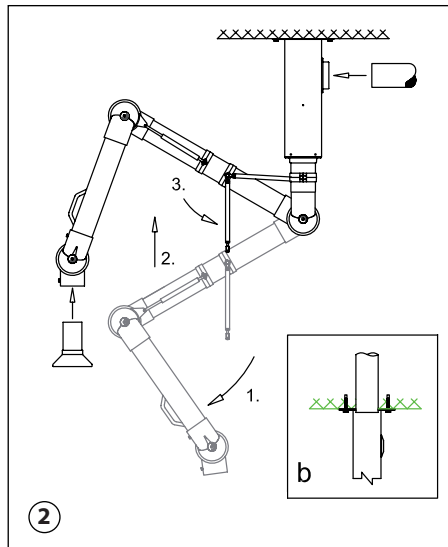


Fig. 2

1. Unfold the extraction arm in the direction of the arrow (1).
2. Push the extraction arm towards vertical position. This enables the gas spring to be mounted (2).
3. Turn the gas spring up towards the fitting on the socket pipe and fasten it with the finger-screw (3).
4. The main ventilation duct (100 mm dia.) can be connected directly to outlet on the side of the column (fig. 2a).
For top connection the main ventilation duct is put through the ceiling and directly into the column. Make sure to tighten the gap between the ceiling and duct with a filler (fig. 2b).
5. Place the connection pipe of the accessory in the joint. Turn the slit on the connection pipe towards the small fingerscrew. When screwed in the fingerscrew will hold the accessory in place in the joint.
6. Finally make sure the damper is open.
7. The extraction arm is now ready for use.

D – System 100 DM Gasfeder

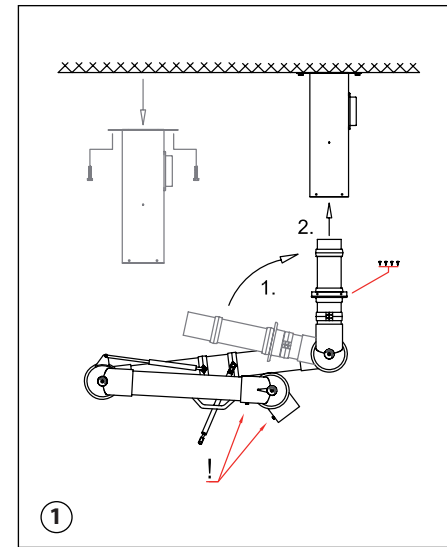


Abb. 1

1. Sockelkasten in der Decke festschrauben. Bitte beachten Sie die erhebliche Belastung des Sockelkastens bei der Handhabung des Absaugarms. Der Sockelkasten muss deshalb auf einer stabilen Decke montiert werden.
2. Absaugarm in Richtung des Pfeils entfalten. Daumenschrauben (!) vorwärts zeigen (1).
3. Sockelrohr in das Loch des Wandhalters von unten plazieren und Flansch festschrauben (2).
4. Der Absaugarm ist jetzt im Sockelkasten drehbar.

NB! Gasfedern sind als Verschleißteile zu betrachten.

Siehe ANWENDUNG UND UNTERHALT unter
www.alsident.com unter "Technische Information"

Alle Rechte vorbehalten

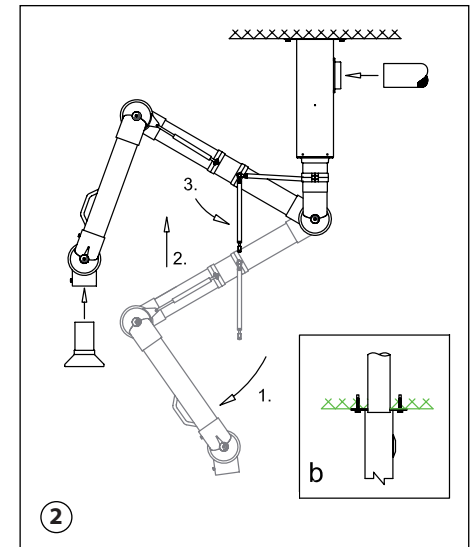


Abb. 2

1. Absaugarm in Richtung des Pfeils entfalten (1).
2. Absaugarm in eine vertikale Position schieben. Die Gasfeder kann danach montiert werden. (2).
3. Gasfeder nach der Haltung auf dem Sockelrohr drehen und mit Daumenschraube festschrauben (3).
4. Für Seitenanschluss kann das Abluftrohr (100 mm Durchmesser) direkt am Seitenstutzen des Sockelkastens verbunden werden (Abb. 2a).
Für Anschluss oben geht das Abluftrohr durch die Decke und wird mit dem Sockelkasten von oben verbunden. Der Spalt zwischen Decke und Abluftrohr muss versiegelt werden (Abb. 2b).
5. Rohrstützen des Zubehörs in Gelenkrohr plazieren. Schlitz des Rohrstützens nach der kleinen Daumenschraube drehen. Die festgeschraubte Daumenschraube hält das Zubehör im Gelenk fest.
6. Beachten Sie, dass die Drosselklappe offen steht.
7. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.