




Den Absaugarm korrekt montieren

TISCHMONTIERTE ARM

ÜBERSICHT

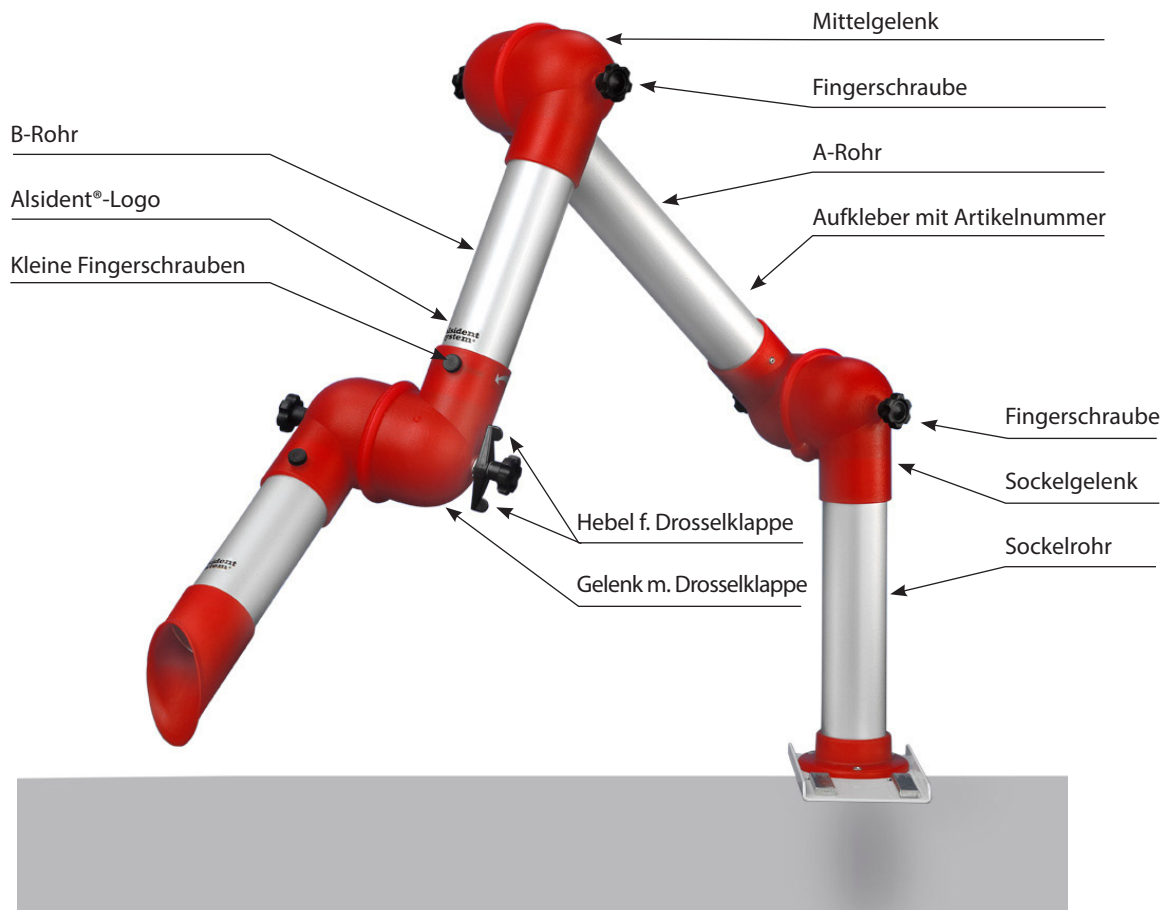



Den Absaugarm korrekt montieren


TISCHMONTIERTE ARM

DEN ABSAUGARM KORREKT MONTIEREN

Vor dem ersten Einsatz soll sichergestellt werden, dass der Absaugarm korrekt montiert worden ist. Eine falsche Montage wird die Funktion beeinträchtigen.

Bei falscher Montage vom Absaugarm wird als Erstes die Feder nicht betätigt und der Absaugarm kann die gewünschte Position nicht halten und sinkt nach unten. Wird der Absaugarm trotzdem eingesetzt, kann die Feder im schlimmsten Fall die Tragfähigkeit verlieren. Ein Austausch von der Feder ist dann erforderlich, um die korrekte Funktion des Absaugarms wiederherzustellen.

Kurzanleitung für die richtige Positionierung

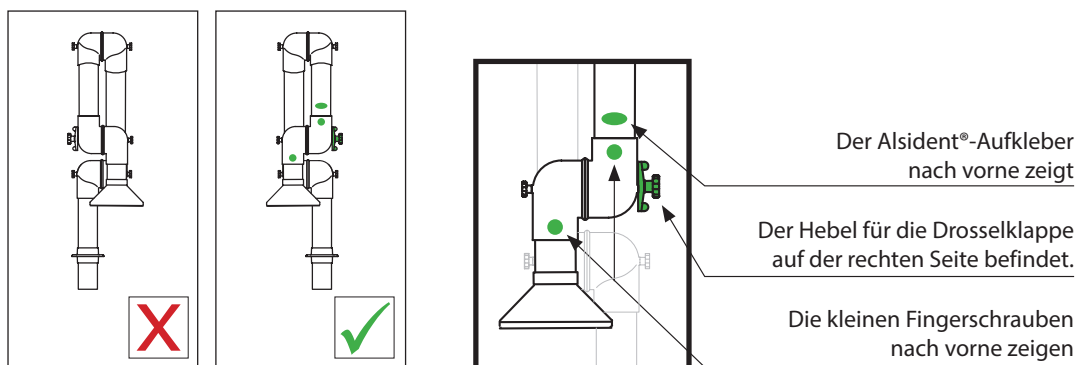

Beheben

Hier lassen sich Montagefehler relativ einfach beheben. Die beiden beweglichen Rohre werden über das Sockelrohr gedreht, damit sie wieder korrekt stehen. Kann der Absaugarm nach der Falschmontage nur schwierig die Position halten, soll vor einem Austausch die Federstärke justiert werden.

Wenn der Absaugarm für zwei Arbeitsplätze vorgesehen ist, soll der Absaugarm gedreht werden, indem das Gelenk ums Sockelrohr gedreht wird – NICHT indem der Absaugarm über das Gelenk mit Drosselklappe hinüber gedreht wird.