




Vend armen korrekt – oversigt og korrigering

BORDMONTERET ARM

OVERSIGT

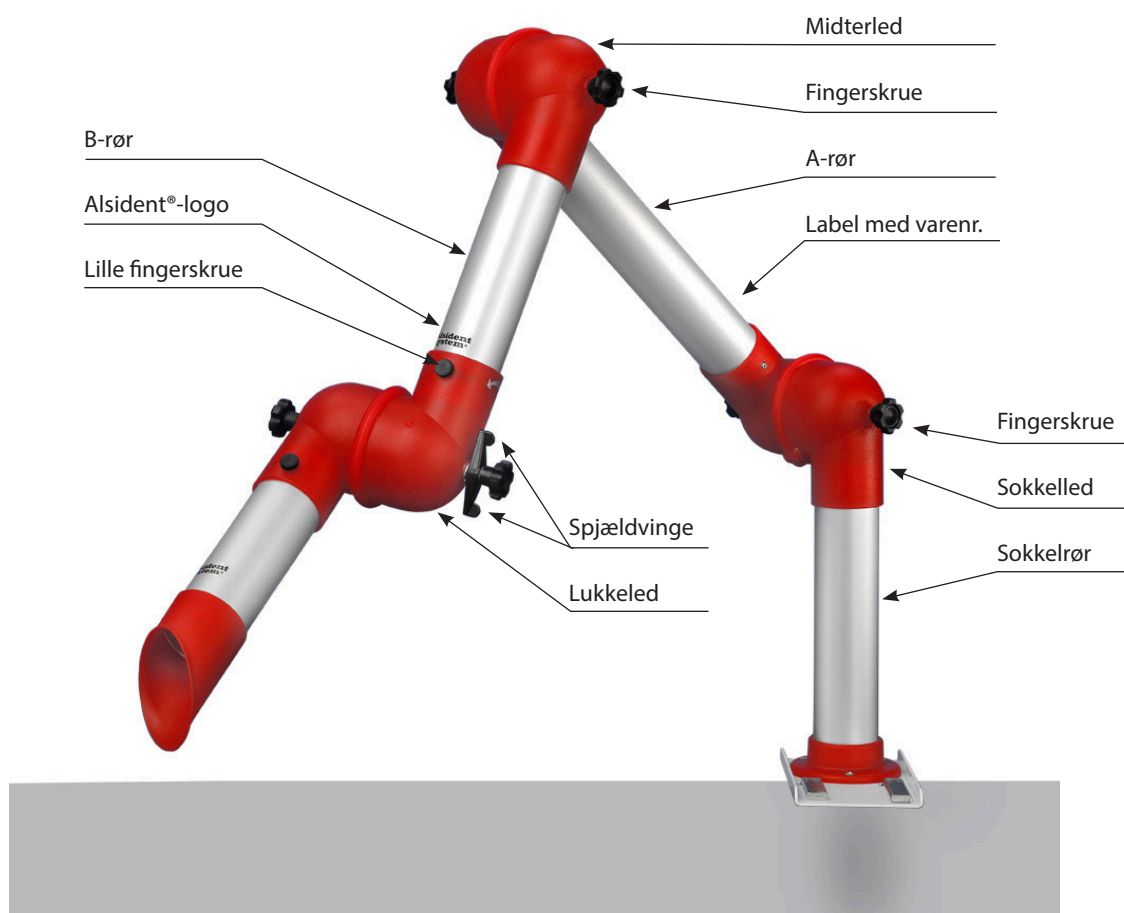



Vend armen korrekt – oversigt og korrigering


BORDMONTERET ARM

VEND ARMEN KORREKT

Inden sugearmen tages i brug anbefaler vi at tjekke, om den er vendt korrekt ved montagen. Er sugearmen vendt forkert kan det få konsekvenser for funktionen.

Vender sugearmen forkert er den vigtigste konsekvens, at fjederen ikke kommer i funktion, og sugearmen dermed vil synke fra den ønskede arbejdsposition. Bruges sugearmen alligevel, vil fjederen i værste fald miste sin bæreevne. Fjederen skal derfor udskiftes for at opnå korrekt funktion i sugearmen igen.

Sådan ser du hurtigt, om din arm vender rigtigt:

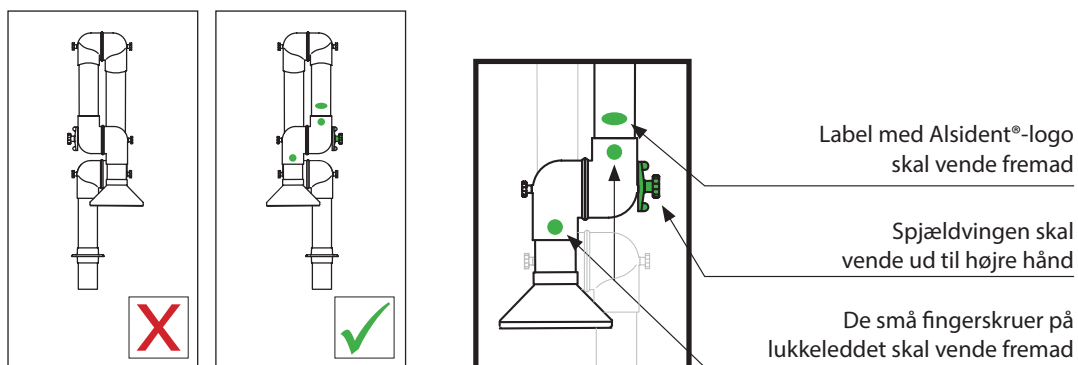

Korrigering

Her er det relativt simpelt at rette. De to bevægelige rør drejes hen over sokkelrøret og vendes på den måde korrekt. Har sugearmen besvær med at holde sin position efter at have været vendt forkert, prøv da først at stramme fjederen op, inden udskiftning foretages.

Betjener sugearmen to arbejdspladser, er det vigtigt fremover at dreje sugearmen ved at dreje leddet omkring sokkelrøret – IKKE dreje sugearmen op og bagover sokkelledet.