




Den Absaugarm korrekt montieren

WAND-/DECKENMONTIERTE ARM

ÜBERSICHT

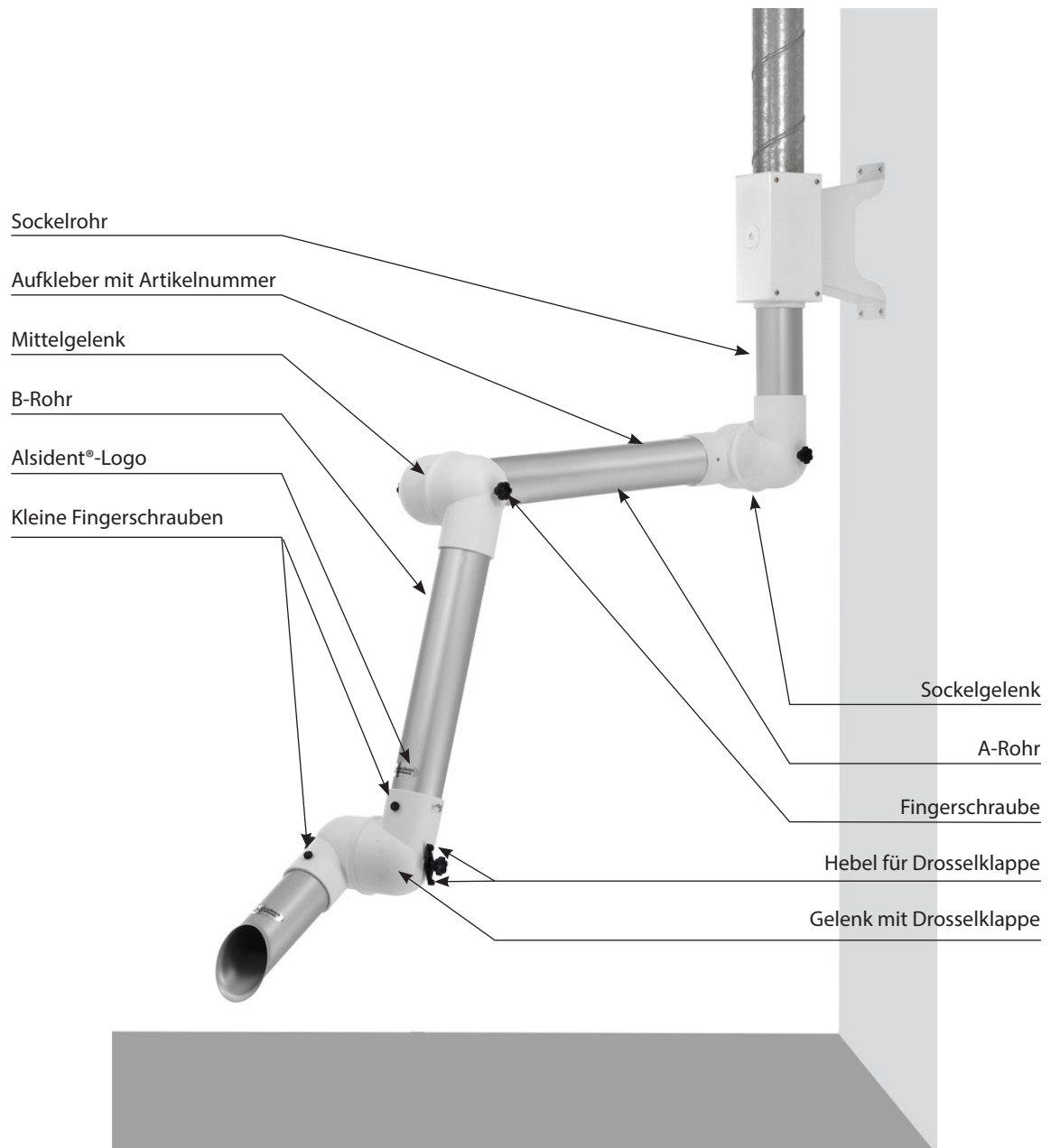



Den Absaugarm korrekt montieren


WAND-/DECKENMONTIERTE ARM

DEN ABSAUGARM KORREKT MONTIEREN

Vor dem ersten Einsatz soll sichergestellt werden, dass der Absaugarm korrekt montiert worden ist. Eine falsche Montage wird die Funktion beeinträchtigen.

Bei falscher Montage vom Absaugarm wird als Erstes die Feder nicht betätigt und der Absaugarm kann die gewünschte Position nicht halten und sinkt nach unten. Wird der Absaugarm trotzdem eingesetzt, kann die Feder im schlimmsten Fall die Tragfähigkeit verlieren. Ein Austausch von der Feder ist dann erforderlich, um die korrekte Funktion des Absaugarms wiederherzustellen.

Kurzanleitung für die richtige Positionierung

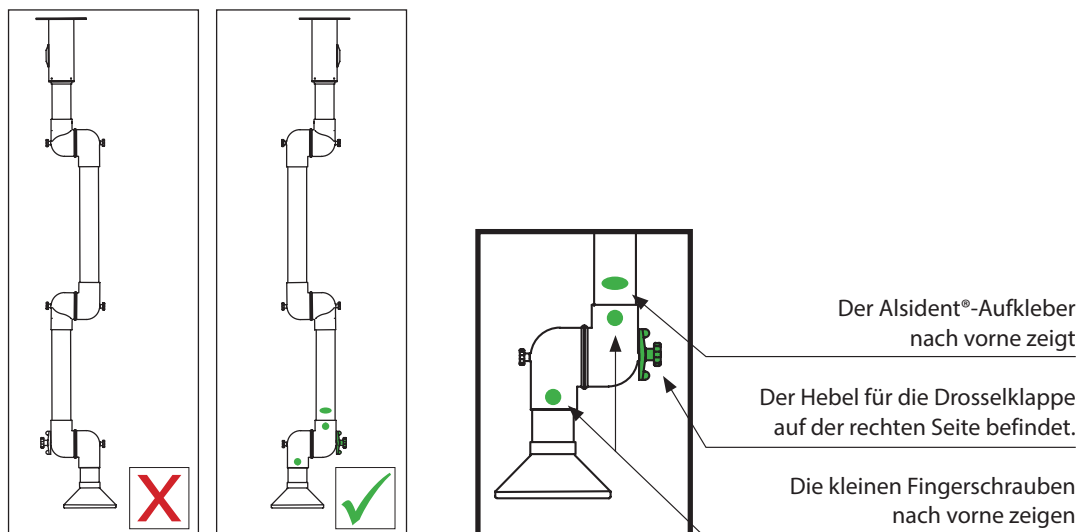

Beheben

Bei Falschmontage von diesen Absaugarmen muss der Absaugarm demontiert werden.

WICHTIG:

Der Absaugarm lässt sich nicht korrekt wenden, indem er unterhalb des Halters gedreht wird. Dieser Vorgang zerstört die innere Feder. Der Absaugarm muss vom Halter demontiert werden und oberhalb des Sockelgelenkes gedreht werden.

Kann der Absaugarm nach diesem Vorgang nur schwierig die Position halten, soll vor einem Austausch die Federstärke justiert werden.

Wenn der Absaugarm für zwei Arbeitsplätze vorgesehen ist, soll der Absaugarm im Halter und nicht unterhalb und hinter dem Sockelgelenk gedreht werden.