




Vend armen korrekt – oversigt og korrigering

VÆG-/LOFTMONTERET ARM

OVERSIGT

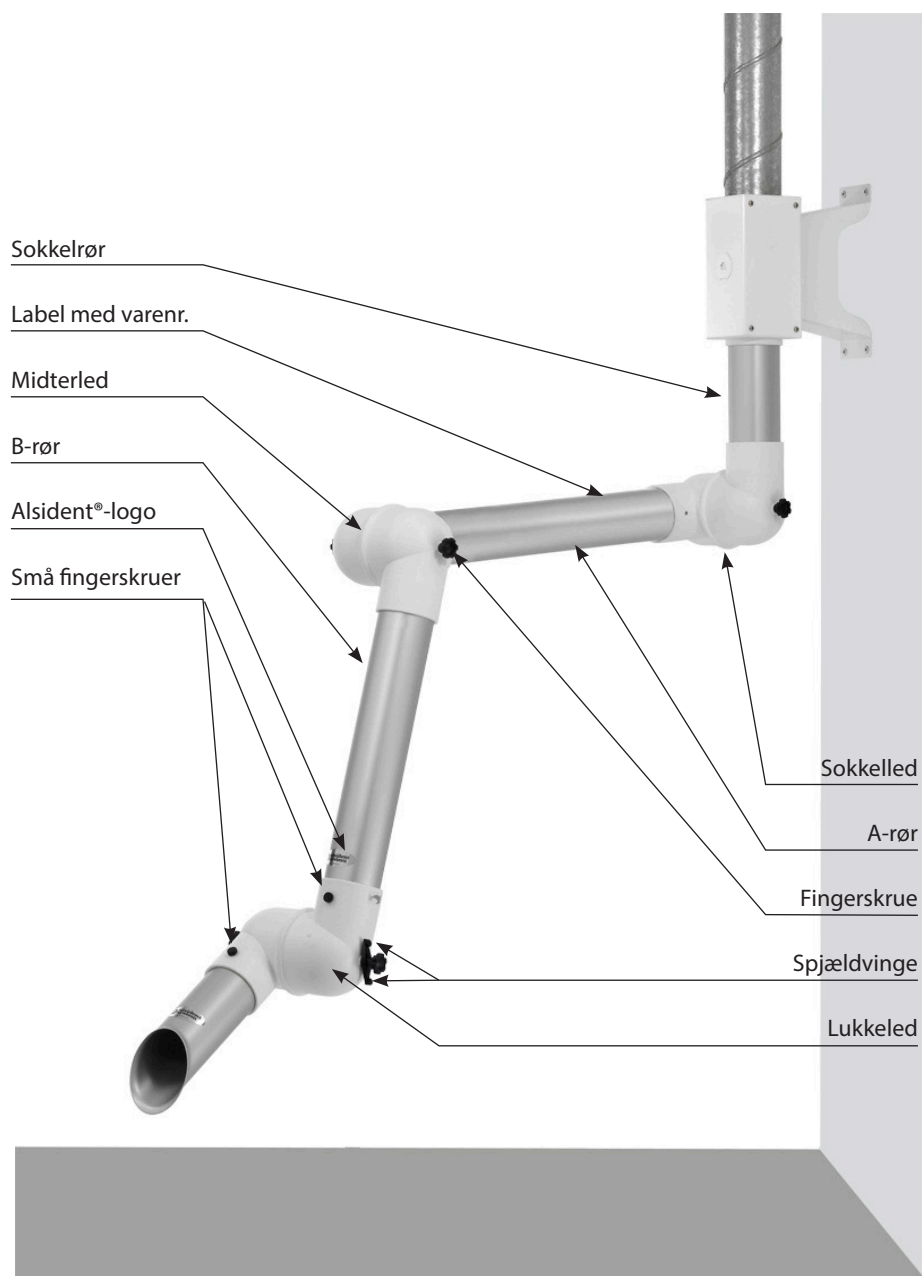



Vend armen korrekt – oversigt og korrigering


VÆG-/LOFTMONTERET ARM

VEND ARMEN KORREKT

Inden sugearmen tages i brug anbefaler vi at tjekke, om den er vendt korrekt ved montagen. Er sugearmen vendt forkert kan det få konsekvenser for funktionen.

Vender sugearmen forkert er den vigtigste konsekvens, at fjederen ikke kommer i funktion, og sugearmen dermed vil synke fra den ønskede arbejdsposition. Bruges sugearmen alligevel, vil fjederen i værste fald miste sin bæreevne. Fjederen skal derfor udskiftes for at opnå korrekt funktion i sugearmen igen.

Sådan ser du hurtigt, om din arm vender rigtigt:

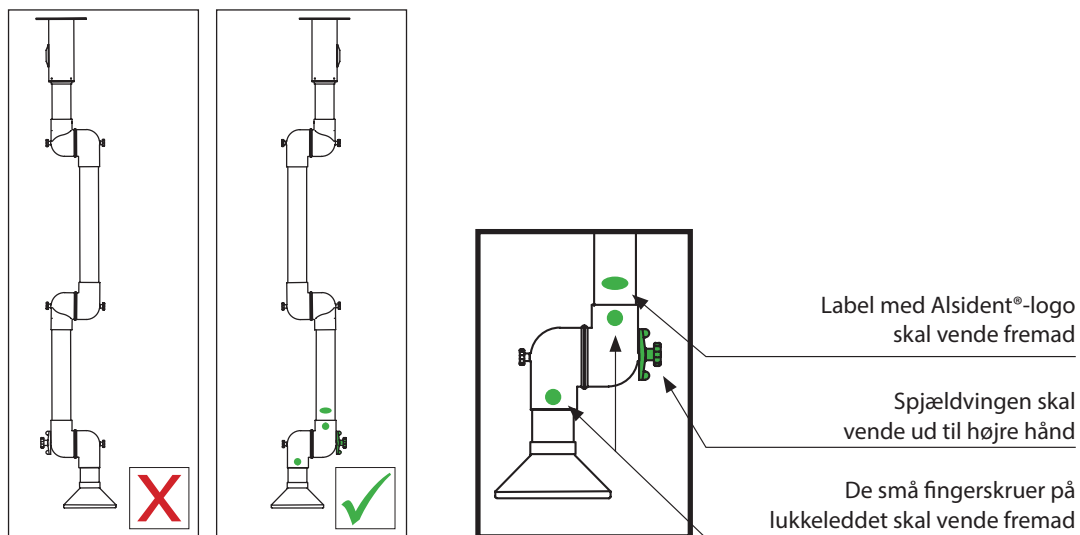

Korrigering

Hvis modellen er vendt forkert, er det nødvendigt at afmontere sugearmen.

VIGTIGT:

Sugearmen kan ikke vendes korrekt ved at dreje den bagover under beslaget, da det vil ødelægge den indvendige fjeder. Modellen skal tages ned fra beslaget og vendes om OP forbi sokkelrøret.

Har sugearmen besvær med at holde sin position efter at være blevet vendt korrekt, prøv da først at stramme fjederen op inden udskiftning foretages.

Betjener sugearmen to arbejdspladser, er det vigtigt at dreje sugearmen ved at dreje den rundt i beslaget – IKKE dreje sugearmen ned og bagover sokkelledet.