


# System 50 - 75 - 100


## Montierung über dem Tisch

1. Loch mit Durchmesser 60 mm im Tisch bohren. Sockelrohr im Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
2. U-profil über Sockelrohr plazieren und zum Tisch festschrauben.
3. Der zusätzliche Flansch auf Sockelrohr plazieren und im U-Profil mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
4. Gelenk des Absaugarms mit der inneren Feder auf Sockel-rohr plazieren. Beachten Sie, dass die Feder in das Rohr hineingesteckt wird.
5. Die Montageanweisung des Arms folgen.

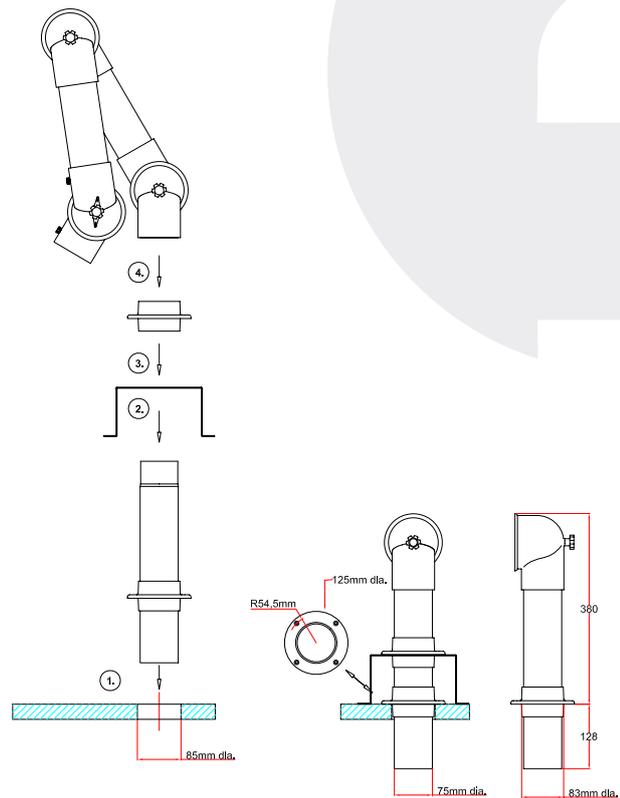

## Montierung unter dem Tisch

1. Loch mit Durchmesser 85 mm im Tisch bohren. Sockelrohr im U-Profil mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
2. Sockelrohr vom unten im Tisch plazieren und U-Profil im Tisch festschrauben.
3. Der zusätzliche Flansch auf Sockelrohr plazieren und im Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
4. Gelenk des Absaugarms mit der inneren Feder auf Sockel-rohr plazieren. Beachten Sie, daß die Feder in das Rohr hineingesteckt wird.
5. Die Montageanweisung des Arms folgen.

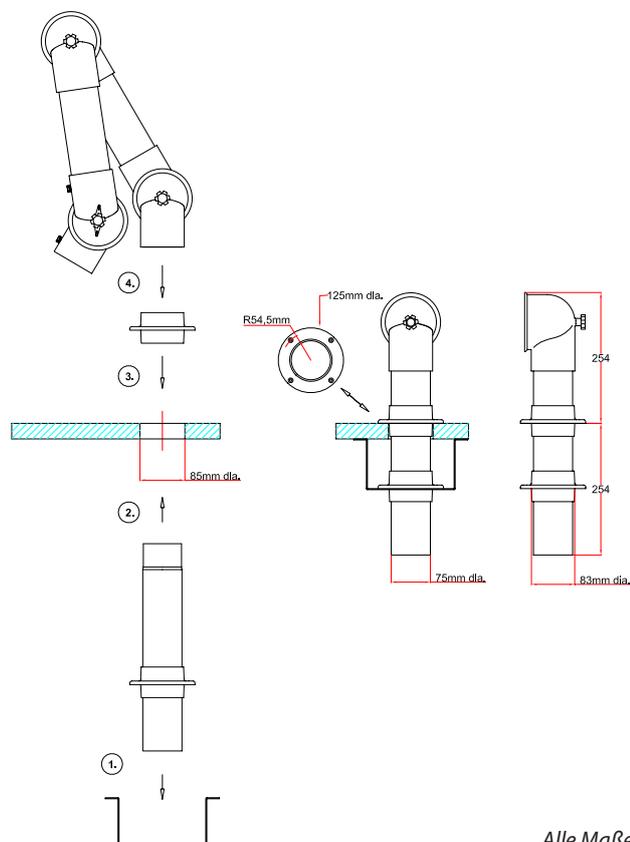

Alle Maße sind in mm